


Полуавтоматическая капсулонаполнительная машина Optimatic 300

ДИА•М
современная лаборатория

www.dia-m.ru
заказ on-line

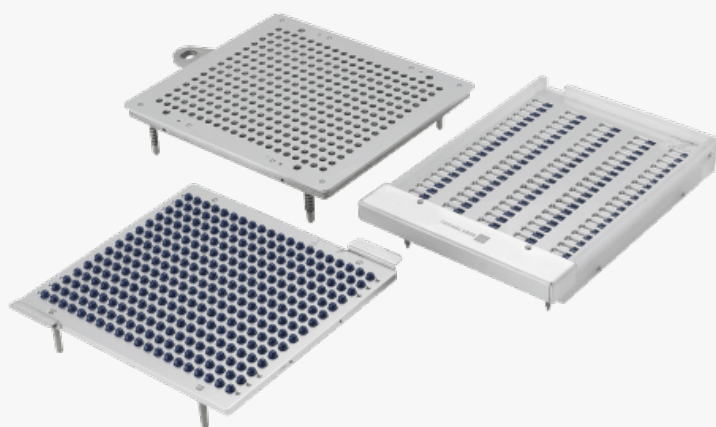

Производитель:
Farmalabor

Полуавтоматическая капсулонаполнительная машина Optimatic 300 используется для заполнения 300 капсул одновременно, оборудована вибратором для усадки порошка и ручным прессом для одновременного закрытия всех капсул. Установка легко разбирается и обслуживает капсулы формата от 000 до 5.

Полуавтоматическая капсулонаполнительная машина Optimatic 300 обеспечивается необходимым количеством пустых капсул при помощи конвейера, рассчитанного на 100 капсул, последовательно устанавливаемого на основную платформу машины в заданные пазы. Боковыми рычагами капсулы сначала фиксируются, а потом раскрываются. Верхняя часть оболочек удаляется вместе с верхней платформой.

Наполнение капсул происходит вручную после установки необходимых ограничителей. Для быстрой усадки порошка полуавтоматическая капсулонаполнительная машина Optimatic 300 оборудована регулируемым по скорости вибрирующим механизмом. Окончательная утрямбовка производится ручным прессом с вращающейся ручкой. После этого платформа с верхними оболочками совмещается с панелью для нижних частей и прижимается крышкой.

Готовые капсулы вынимаются вместе с верхней платформой, из которой извлекаются в поддон для готовой продукции. Полуавтоматическая капсулонаполнительная машина Optimatic 300 выполнена из нержавеющей стали и анодированного алюминия, полностью разбирается до основания, легко моется и очищается. Применение четко выверенных силовых воздействий обеспечивает целостность оболочек и качественную герметизацию капсул.

Особенности

- Компактный размер и заполнение 300 капсул за 7 минут.
- Соответствие стандартам GMP и легко разбирающаяся конструкция.
- Вибрирующие устройство для усадки порошка.
- Боковые рычаги для манипуляций и чётко выверенное размещение прессов.
- Большой выбор форматов и дополнительных приспособлений.
- Быстрая очистка, мойка и сборка оборудования.

Дополнительные опции

- Конвейеры и комплекты для обработки капсул форматом от 000 до 5.
- Разделительные бункеры и ограничители.
- Цилиндры для порошка и лотки для сбора капсул.

Технические характеристики

Наименование	Описание
Формат обрабатываемых капсул	От 000 до 5
Максимальное количество капсул	300 шт.
Время полного цикла операций	7 мин
Материал	Анодированный алюминий и нержавеющая сталь